

Guía rápida Ikaros

6.3

Adquisición y procesamiento de imágenes para el análisis citogenético

Esta guía rápida contiene información importante sobre su software MetaSystems. Por favor, familiarícese con su contenido antes de utilizar Ikaros.



Bio Lab Internacional S.A.

Panama Viejo Business Center
Edificio O07 / Bodega G20

Panamá
Panama

tel: +507 229-7111

fax: +507 229-6424



MetaSystems Hard & Software GmbH

Robert-Bosch-Str. 668804
Altlussheim



Alemania

tel: +49 (0)6205 39610

fax: +49 (0)6205 32270



2021-10

(primera versión: 6.3.0)



Documento nº H-1200-630-PA - Rev. 1 (2023-02) | © 2023 by MetaSystems







Índice de contenidos

1.	Símbolos utilizados.....	1
2.	General	3
3.	Información de seguridad.....	8
4.	Requisitos de preinstalación	14
5.	Instalación	16
6.	Después de la instalación.....	19
7.	Solución de problemas	21

Cambiar el historial

N.º de rev.	Motivo del cambio	válido desde
1.0	Nuevo documento - para la liberación del sistema según la para la liberación del software según la IVDD; modificaciones necesarias para la liberación en la UE como sistema y como "sólo software" (SaMD - software as a medical device') y lo dispuesto en la Resolución No. 001 de 10 de Enero de 2023 del Ministerio de Salud; debido a un cambio de dirección del distribuidor.	2023-02-28

1. Símbolos utilizados

Símbolo	Observaciones
Símbolos según ISO 15223-1:2021	
	<p><i>Precaución</i></p> <p>Los cuadros de texto marcados con el símbolo normalizado de <i>Precaución</i> seguido del término ¡PRECAUCIÓN! indican una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede interferir con la integridad de la propia instalación del software o de los datos generados con el dispositivo médico.</p> <p>Los cuadros de texto marcados con el símbolo normalizado de <i>Precaución</i> seguido del término ¡ATENCIÓN! y deben leerse con mucha atención para evitar cualquier problema con el software o el hardware estándar conectado.</p>
	<p><i>Consulte las instrucciones de uso / Consulte las instrucciones de uso electrónicas</i></p>
	<p>AAAA-MM <i>País de fabricación y fecha de fabricación del producto sanitario</i></p> <p><i>País de fabricación - Alemania (código de país de dos letras según la norma ISO 3166-1), seguido de la fecha de fabricación, que se indica como Año (AAAA) - Mes (MM)</i></p>
	<p><i>Distribuidor</i></p>
	<p><i>Dispositivo médico de diagnóstico in vitro</i></p>
	<p><i>Fabricante</i></p>



Traducción - Este símbolo va acompañado del nombre y la dirección de la entidad responsable de la actividad de traducción.



Identificador único del dispositivo

Símbolo según la Directiva 98/79/CE (IVDD)



Marca CE" - La marca CE indica la conformidad con la *Directiva de Diagnóstico In Vitro de la Unión Europea*.

Símbolo adicional



Los cuadros de texto marcados con este signo de información contienen información técnica importante o sugerencias sobre funciones o ajustes del software nuevos o revisados.

2. General

Instrucciones de uso (IFU)

Las instrucciones de uso de Ikaros 6.3 se componen de dos tipos de documentos:

IFU	Definición
Guía rápida	Instrucciones de uso concisas (IFU): descripciones de productos que incluyen uso previsto, instrucciones de seguridad, notas sobre la configuración y el funcionamiento, e instrucciones básicas de uso y resolución de problemas.
Manuales/ Archivos de ayuda	<p>Completas instrucciones de uso (IFU): descripciones del producto que incluyen finalidad prevista, instrucciones de seguridad y amplias instrucciones de uso y configuración. Los manuales y los archivos de ayuda de una versión de software tienen un contenido idéntico (excepto por pequeñas alteraciones específicas del formato):</p> <ul style="list-style-type: none">■ Los manuales se suministran en formato PDF, que puede visualizarse e imprimirse con un software de lectura adecuado (no es un producto de MetaSystems). El contenido del manual es idéntico al del archivo de ayuda correspondiente (salvo pequeñas adaptaciones específicas del formato).■ Los archivos de ayuda se proporcionan como archivos CHM, que pueden abrirse directamente desde Ikaros. No se requiere ningún software de visualización adicional.

Copias adicionales

Hay copias adicionales de la Guía Rápida disponibles como archivos PDF o en formato impreso. Envíe una solicitud por correo electrónico a MetaSystems, mencionando el número de documento (véase la primera página).

Supuestos de conocimiento previo

La IFU asume que usted tiene:

- Conocimientos básicos de informática, incluida una comprensión general del almacenamiento de datos, la transferencia de archivos y el copiado y pegado.
- Conocimiento suficiente de las técnicas de laboratorio aplicables para interpretar las imágenes generadas por el software Ikaros de MetaSystems.

Cómo obtener más información y apoyo

Representantes de MetaSystems

MetaSystems es una empresa internacional con oficinas en Alemania (sede central), en Argentina (Buenos Aires), en Hong Kong, en la India (Bangalore), en Italia (Milán) y en los Estados Unidos (Boston). Además, MetaSystems se enorgullece de contar con una red global de socios, que cubre el negocio local en casi todas las regiones del mundo. Consulte la primera página de esta Guía Rápida para conocer los datos de contacto de su representante local de MetaSystems o visite www.metasystems-international.com.

Errores y sugerencias

Puede enviar comentarios y sugerencias electrónicas sobre el IFU en cualquier momento para que la empresa los considere (véase más abajo). MetaSystems no podrá dar curso a los comentarios hasta la siguiente revisión o actualización del documento.

Notificación de incidentes graves

Si se produce algún incidente grave en relación con Ikaros 6.3, el incidente se comunicará a MetaSystems, a la autoridad competente de su país.

3. Descripción del producto

Uso previsto

Modo monocromo (Ikaros)

El sistema Ikaros está pensado para el cariotipado con imágenes de microscopio en tiempo real a partir de muestras de células cultivadas y teñidas en su metafase. Al transferir las imágenes de las extensiones cromosómicas del microscopio a un ordenador se elimina el laborioso procesamiento manual de las fotografías. Los cariotipos son ensamblados por el operador con el apoyo del software de procesamiento de imágenes. Los resultados se documentan en papel y se archivan para su posterior revisión.

El sistema funciona con muestras de campo claro y fluorescentes con todas las técnicas de bandeado aplicadas actualmente, incluyendo bandas G y Q. Se pueden utilizar todas las muestras adecuadas para el análisis de bandas, incluyendo el líquido amniótico, la sangre periférica, las vellosidades coriónicas, la médula ósea y los tejidos, sin limitación a enfermedades específicas. El cariotipo se aplica normalmente para el diagnóstico pre y postnatal de defectos de nacimiento, anomalías cromosómicas, enfermedades genéticas, cáncer y para el seguimiento del tratamiento del cáncer.

Modo de color (Isis)

El modo de fluorescencia en color (Isis) permite adquirir, procesar, archivar y documentar de forma rápida y sencilla imágenes microscópicas fluorescentes.

Clasificación jurídica en la UE



Ikaros lleva una marca CE autodeclarada de acuerdo con la Directiva 98/79/CE de la UE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (DIV).

Neon está integrado en los paquetes de software DIV Ikaros y Metafer, pero también puede utilizarse como un módulo de software independiente. En estas condiciones, Neon no está clasificado como un software DIV.

Con base en el "REGLAMENTO (UE) 2022/112 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de enero de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios para diagnóstico in vitro y la aplicación diferida de las condiciones para los productos internos" se modificó la fase de transición del IVDR ((UE 2017/946).

Los productos para los que el procedimiento de evaluación de la conformidad con arreglo a la Directiva 98/79/CE no requiera la participación de un organismo notificado, para los que se haya elaborado una declaración de conformidad antes del 26 de mayo de 2022 con arreglo a dicha Directiva, y para los que el procedimiento de evaluación de la conformidad con arreglo al presente Reglamento requiera la participación de un organismo notificado, podrán comercializarse o ponerse en servicio hasta las siguientes fechas **26 de mayo de 2026**, para los productos de la clase C. (Nota: MetaSystems espera que Ikaros se convierta en un producto de clase C según el IVDR).

Todos los sistemas Ikaros e Isis (incluyendo Neon) ya instalados en los laboratorios de los clientes en esta fecha, pueden ser utilizados dentro del ámbito de la marca CE original. Por favor, pregunte si tiene alguna duda sobre el estado CE de su(s) sistema(s).



Ikaros 6.3 ha sido clasificado como producto DIV según la DIV (98/79/CE).

Clasificación jurídica fuera de la UE

Los productos de MetaSystems se utilizan en muchos países del mundo. Dependiendo de las regulaciones de cada país o región, algunos productos pueden no ser utilizados para el diagnóstico clínico. Por favor, solicite a nuestro contacto local más información sobre la situación reglamentaria en su país. Visite www.metasystems-international.com para obtener información sobre los representantes locales de MetaSystems.

Protección de licencias y control de funciones del software mediante un token de hardware

El software de MetaSystems requiere la presencia de módulos de protección anticopia por hardware, también conocidos como "dongles", para poder iniciarse y ejecutarse. Si no se

conecta el dongle, el software no se ejecutará. Un dongle de MetaSystems no sólo funciona como una llave de seguridad, sino también como una llave de licencia física, que habilita características particulares en el software de MetaSystems.

- Cada dongle tiene un número de serie individual.
- Sólo las funciones habilitadas por la clave de licencia están disponibles en el software respectivo. Todas las demás funciones del software están deshabilitadas, pero pueden activarse tras adquirir la licencia correspondiente y reprogramar el dongle.
- El software comprueba periódicamente si el dongle y la clave de licencia son válidos.
- **La fecha de caducidad de la actualización** requerida para Ikaros 6.3 es *junio de 2021 (0621)*.

4. Información de seguridad

Precauciones generales

Sólo para uso profesional de laboratorio.

Tabla: Precauciones generales



PRECAUCIÓN: ¡Punto de alimentación! El ordenador que ejecuta Ikaros 6.3 sólo debe conectarse a tomas de corriente con la debida conexión a tierra. Consulte también las instrucciones de seguridad en la información del producto suministrada con todos los instrumentos y componentes eléctricos.



PRECAUCIÓN: ¡Utilización sólo por personal cualificado! El software debe ser operado únicamente por personal de laboratorio cualificado y formado.



ATENCIÓN: ¡Peligro de ineficacia de las medidas de seguridad! Si se determina que las medidas de protección ya no son efectivas, el dispositivo debe ser puesto fuera de servicio y asegurado contra el funcionamiento involuntario, para evitar el riesgo de lesiones. Póngase en contacto con MetaSystems o su representante para que repare el dispositivo.



¡ATENCIÓN! Consulte las directrices de seguridad del laboratorio y las instrucciones de uso de todos los componentes de hardware instalados. Antes de utilizar Ikaros, es esencial que se familiarice con todas las directrices y normas de seguridad de laboratorio aplicables en sus últimas versiones, así como con las instrucciones de uso (IFU) de todos los componentes de hardware instalados. Por favor, estudie las IFUs suministradas con los componentes.

Observar las directrices para los análisis citogenéticos

Las asociaciones y juntas de citogenética de varios países han publicado directrices sobre cómo realizar los análisis citogenéticos. Al unísono, estas directrices hacen hincapié en el papel y la responsabilidad de los citogenetistas experimentados a la hora de establecer el diagnóstico final, por ejemplo la Asociación Europea de Citogenetistas:

Es esencial la comprobación de todos los casos por un segundo citogenetista cualificado. Esta comprobación independiente debe incluir una única comparación de cada conjunto de homólogos como mínimo con la calidad requerida por el motivo de la remisión. Para la comprobación pueden utilizarse las mismas células que el analista principal. Un supervisor superior o un citogenetista experimentado debe comprobar el análisis. Se recomienda un análisis "ciego" independiente en el que el verificador no conozca el resultado del primer analista. (...)

Los resultados de la FISH en interfase deben ser calificados de forma independiente por una persona con la formación adecuada. El verificador debe examinar el 30-70% del total de células utilizadas por el analista primario. Si las puntuaciones del analista y del verificador primario difieren significativamente, se deberá llamar a una tercera persona (si es necesario, de otro laboratorio) para que aporte una resolución. Esta persona debe ser informada normalmente de las puntuaciones anteriores. Para el FISH en metafase se deben utilizar los mismos procedimientos que para la comprobación del análisis cromosómico convencional. (...)

La interpretación de los resultados requiere la supervisión de un médico o citogenetista con la formación adecuada.

Directrices generales del TCE y garantía de calidad para la citogenética (2012)

Protección de datos personales

MetaSystems garantiza la confidencialidad de todos los datos médicos o relacionados con el paciente y confirma por la presente que cumple los requisitos según el Reglamento (UE) 2016/679 sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (Reglamento general de protección de datos) de la siguiente manera:

Los datos personales serán:

- Procesado de forma legal, justa y transparente en relación con el interesado.
- Recogidos para fines específicos, explícitos y legítimos y no tratados posteriormente de forma incompatible con dichos fines.
- Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que se tratan.
- Conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un tiempo no superior al necesario para los fines para los que se tratan los datos personales.
- Tratados de manera que se garantice la seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidentales, utilizando las medidas técnicas u organizativas adecuadas.

Si tiene alguna pregunta sobre la declaración de la política de privacidad de MetaSystems, póngase en contacto con MetaSystems.

Ciberseguridad

Sistema operativo compatible



¡ATENCIÓN! Ikaros 6.3 ha sido desarrollado y probado exclusivamente para su uso con el sistema operativo (SO) Windows™ 10/64-bit y Windows™ 11/64-bit.

Microsoft™ ha dejado de dar soporte a todas las versiones del sistema operativo anteriores a Windows™ 10. Estas versiones ya no reciben actualizaciones ni parches de seguridad y presentan un alto nivel de vulnerabilidad frente a los hilos de ciberseguridad. Recomendamos explícitamente ejecutar nuestro software solo en ordenadores con Windows™ 10/64 bits.

Aunque nuestro software puede funcionar técnicamente en sistemas operativos más antiguos (por ejemplo, Windows™ 7), esto será bajo su propia responsabilidad. MetaSystems no se responsabiliza de los errores derivados del uso de sistemas operativos no aprobados.

Acceso de los usuarios

MetaSystems ofrece diferentes niveles de modos de acceso de los usuarios. Dependiendo de las políticas de seguridad de la institución en la que está instalado Ikaros, los modos de acceso de los usuarios pueden seleccionarse de baja a alta seguridad. Para más detalles sobre los modos de acceso, consulte la ayuda o el manual del producto.

Modo local

Si los recursos de red que alojan los datos del caso o la carpeta de configuración compartida no son accesibles (temporalmente), Ikaros 6.3 puede funcionar en un "modo de emergencia local". Este modo permite seguir trabajando con los datos almacenados en el ordenador local. Una vez restablecido el modo de funcionamiento normal, los datos pueden transferirse manualmente a la ubicación de almacenamiento de datos preferida.

Hardware

Requisitos de hardware

Tabla: Requisitos mínimos de hardware para el ordenador que ejecuta Ikaros V6.3

Componente de hardware	Descripción
PC	PC estándar (velocidad del procesador: 2 GHz, tamaño de la RAM: 2 GB de memoria del sistema, espacio en el disco duro: 32 GB, pantalla: 1920 x 1080)
Monitor	Resolución mínima: Full HD (1920 x 1080)
Ratón	Ratón de 3 botones (o dispositivo de entrada ergonómico equivalente)

Componentes de hardware estándar compatibles

Tabla: Selección de componentes de hardware estándar compatibles con Ikaros V6.3

Componente de hardware	Descripción
PC	<p>Especificaciones del modelo de PC:</p> <p>CPU Intel Core i5-10505 (6 núcleos, de 3,2 a 4,65 GHz), HD Graphics 630), 8 GB de SDRAM DDR4 2666 MHz Non-ECC Dual Channel, unidad M.2 PCIe-NVMe-SSD de 512 GB; DVD +/- RW; fuente de alimentación de 260 W, teclado estándar.</p> <p>Nota: Otros modelos de PC con especificaciones similares también podrían ser adecuados. El hardware de PC estándar puede obtenerse de fabricantes bien establecidos como Dell, HP, Lenovo y otros.</p>
Monitor	<p>Especificaciones del modelo de monitor:</p> <p>Monitor LED de 61 cm (24") con una resolución de 1920 x 1080 píxeles, ajustes del monitor calibrados</p> <p>Nota: Otros modelos de monitores con especificaciones equivalentes también podrían ser adecuados.</p>

Componente de hardware	Descripción
Dispositivo de protección anticopia (Dongle)	Dispositivo de protección anticopia WibuKey Codemeter CM preprogramado (enchufe USB tipo A).
Tarjeta gráfica	Placa GPU de 4GB con ranura simple o doble.
CoolCube 1	CoolCube 1m / CoolCube 1c*
CoolCube 1P	CoolCube 1Pm / CoolCube 1Pc*
CoolCube 4 (TEC) / 4P	CoolCube 4m (TEC) / CoolCube 4c (TEC) y CoolCube 4Pm / CoolCube 4Pc* (Disponible con refrigeración pasiva (estándar) o termoeléctrica (TEC))
Rueda rápida	Rueda de filtros externa para microscopios. Existen diferentes variantes del producto que se diferencian por el diámetro del filtro (25/32 mm) y el número de filtros receptivos (8/10), interfaz USB2.0 (adaptador USB2COM en el conector); adaptadores de montaje (bridas) disponibles para las principales marcas de microscopios.
Tango Controlador	Controlador de motores paso a paso para 1, 2 o 3 ejes, por ejemplo, para escenarios motorizados. (Disponible como unidad interna (tarjeta PCIe) o externa; 1,25A; RS232)

* m: versión monocromática / c: versión en color (con máscara de filtro Bayer RGB).

Microscopios

Los microscopios no forman parte de los sistemas MetaSystems. La cámara y el microscopio deben estar conectados mediante un adaptador de *montaje C* para cámaras CCD (no incluido). Póngase en contacto con el representante de su microscopio para obtener más detalles. El software de MetaSystems es compatible con una serie de microscopios motorizados. Los fabricantes de microscopios disponen de cables de control adecuados (no incluidos).

Para conocer las direcciones de los fabricantes de componentes de hardware, consulte la Ayuda / Manual de Ikaros 6.3 ([📖](#)).

Datos técnicos y medioambientales

Las especificaciones de este capítulo sólo se aplican a los sistemas Ikaros.

Dimensiones (ancho x fondo x alto (dependiendo de la configuración): 90 - 120 cm x 60 cm x 63 cm - 75 cm

Peso (depende de la configuración; sin microscopio): máx. 30 kg

Condiciones ambientales

Transporte (en embalaje)

Temperatura ambiente admisible: - 20 °C - +60°C

Almacenamiento:

Temperatura ambiente admisible: + 10 °C - +35°C

Humedad relativa admisible (sin condensación): máx. 75 % a 35°C

Operación:

Temperatura ambiente admisible: + 10 °C - +35°C

Humedad relativa admisible: máx. 75 % a 35°C

Presión atmosférica 800 hPa - 1060 hPa

Altitud máx. 2000 m

Grado de contaminación 2

Entorno operativo Sala cerrada

Clase de protección I

Tipo de protección IP 20

Seguridad eléctrica según la norma DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1)

Categoría de sobretensión II

Supresión de radiointerferencias según la norma EN 55011 Clase B

Inmunidad al ruido según la norma DIN EN 61326-1

Tensión de línea 100 V a 127 V y 200 V a 240 V ± 10 %.

Frecuencia de la línea 50 Hz - 60 Hz

Consumo de energía (dependiendo de la configuración) típico: 150 - 300 W, máx. 800 W

5. Requisitos de preinstalación

Requisitos del espacio de trabajo

- **Prepare los espacios de trabajo** - Asegúrese de que el lugar de instalación está limpio y vacío y de que se han eliminado todos los objetos que no son necesarios para configurar los dispositivos de MetaSystems.
- **Proporcione una fuente de alimentación** - Proporcione una toma CEE 7/4 (*Schuko*) con 100V-240V, 50-60Hz o un adaptador respectivo para cada ordenador.
- **Asegúrese de que hay espacio suficiente:** la recomendación para una estación de trabajo de ordenador es un espacio de trabajo de 90 x 70 cm (ancho x fondo). Si la estación de trabajo se combina con un microscopio, el espacio de trabajo disponible no debería ser inferior a 130 x 80 cm (ancho x fondo). Observe también la normativa nacional aplicable a los puestos de trabajo de datos visuales y la norma EN ISO 9241-1.
- **Infórmenos sobre su(s) microscopio(s) existente(s)** - Si se va a utilizar un microscopio existente con Ikaros, facilite algunos detalles antes de la instalación: (i) la marca y el modelo del microscopio, (ii) los dispositivos de iluminación, (iii) las lentes del objetivo, (iv) el adaptador de la cámara, y (v) si procede, los filtros de fluorescencia disponibles.
- **Requisitos de la infraestructura informática** - Usted generará algunos datos de imágenes y casos con Ikaros. Por favor, asegúrese de que hay suficiente espacio de almacenamiento disponible en su servidor de datos. La siguiente tabla le ofrece una estimación de la cantidad de datos que puede esperar:

Tabla: Componentes de hardware estándar soportados por Ikaros V6.3)

Escenario	Número de escaneos/imágenes	de Min. Espacio requerido
Caso de cariotipado	20 - 25 imágenes	~20-25 MB
Caso de cariotipado (con diapositivas escaneadas (Metafer))	5 escaneos + 20 - 25 imágenes	~100-120 MB

Le recomendamos que calcule su carga de trabajo semanal/mensual y la necesidad de espacio de almacenamiento en el servidor. Involucre a su departamento de TI.

- **Gestión de datos** - Los datos se indexan automáticamente con la ayuda de un software llamado NeonServer que se ejecuta como un servicio de Windows.

Para todas las instalaciones, excepto para un ordenador autónomo, NeonServer debe instalarse en un PC independiente con al menos 4 núcleos, 16 GB de RAM y 100 GB de espacio en disco. No se requiere un hardware de servidor dedicado, pero se recomienda. La red del ordenador debe permitir una rápida transferencia de datos (1 Gb/baja latencia). Para obtener información más detallada, consulte estos documentos: *Requisitos de preinstalación de MetaSystems* y *Sistema operativo soportado para los dispositivos MetaSystems* en su versión actual. Póngase en contacto con MetaSystems.

6. Instalación

- **Nombrar "superusuarios"** - Determinar una o dos personas entre los usuarios que sean responsables de los sistemas y estén disponibles como personas de contacto. Estas personas deben poder coordinar y comunicar las peticiones y deseos de los usuarios y tomar decisiones a corto plazo sobre la configuración del sistema.
- **Proporcionar apoyo informático:** asegúrese de que el personal informático esté disponible mientras dure la instalación para responder rápidamente a cualquier problema relacionado con la infraestructura informática.
- **Proporcionar una cuenta de administrador temporal** - Durante la fase de instalación, nuestros empleados necesitan un acceso de administrador temporal. Este acceso se puede desactivar después de la instalación y se utiliza para realizar las instalaciones necesarias y probar la interoperabilidad de los sistemas.
- **Instalación y formación por parte del personal de MetaSystems** - Ofrecemos la instalación y la formación del personal de laboratorio como un servicio. Somos conscientes de que la instalación y la formación pueden interferir en la rutina diaria de su laboratorio de un modo u otro. Por lo tanto, le sugerimos que haga los arreglos necesarios para que su personal pueda asistir a las sesiones de formación. Juntos podemos elaborar un plan de formación por adelantado para abordar los requisitos de formación generales y particulares de cada operador del software Ikaros.
- **Proporcionar muestras adecuadas** - Lo ideal es utilizar sus propias muestras para crear casos de formación lo más parecidos posible a su trabajo rutinario. Esto también permitirá personalizar los parámetros dentro del software para lograr buenos resultados.
- **Alcance de la formación Ikaros** - En resumen, la formación abarca:
 - **Inicio y fin de Ikaros / inicio de sesión del usuario.**
 - **Ajustes** - Carpetas de datos, rutas, ajustes de seguridad, grupos de usuarios, informes.
 - **Navegación** - creación de casos, importación de datos de casos.
 - **Casos** - Ver, buscar, filtrar, ordenar y agrupar casos.

- **Casos** - Renombrar, borrar a la 'basura' y restaurar desde la 'basura'
- **Hoja de datos del caso** - Introducir datos, personalizar la hoja de datos
- **Estructura del caso** - Niveles jerárquicos: caso, exploraciones, células, cultivo, portaobjetos, región; datos en cada nivel jerárquico
- **Historia del caso**
- **Células** - Lista de células, galería de células y cariograma combinado
- **Flujos de trabajo** - Progresión del flujo de trabajo manual / automático (activado/condicionado)
- **Informes** - Impresión de informes, diferentes tipos de informes, personalización de informes
- **Problemas** - resolver problemas e informar de los que no tienen solución (XReports)
- **Obtenga ayuda** - Busque los accesos directos, abra / navegue / busque el archivo de ayuda
- **La instalación y la formación están documentadas** - Para su referencia y la nuestra, le pediremos que firme un informe de instalación/servicio una vez completada la formación para documentar las características del software formado (*Informe de instalación/servicio del sistema - MSC-SysInstRep-2019-10-02-X.PDF*). El mismo informe se utiliza también para documentar cualquier trabajo de servicio / mantenimiento, si es necesario.
- **Copias de seguridad de las instalaciones de software** - El software de MetaSystems viene con rutinas incorporadas para crear copias de seguridad de la instalación de software actual. Las copias de seguridad se almacenan (a) localmente en el ordenador que ejecuta Ikaros, (b) en un recurso de red elegido por el cliente, y (c) en MetaSystems. Esta última copia de seguridad nos ayuda a consultar los detalles de la configuración, incluso si no es posible un soporte remoto. La instalación del software puede restaurarse a partir de las copias de seguridad.

■ **Uso de Ikaros** - Por favor, consulte la:

- Manual / Ayuda de Ikaros 6.3 para una cobertura en profundidad de las funciones del programa Ikaros para la adquisición de imágenes, el procesamiento de imágenes y el cariotipo.
- Manual / Ayuda de Neon 1.3 para una descripción detallada de las opciones de gestión de casos, gestión de datos e informes.

7. Después de la instalación

- **Permítanos darle soporte remoto** - Para un soporte online rápido y profesional, ofrecemos una herramienta de software de soporte remoto TeamViewer (con la marca 'MetaSystemsQS'). Por favor, tenga en cuenta que el soporte remoto de MetaSystems requiere un formulario de Acuerdo de Soporte Remoto firmado, que está disponible bajo petición (*Remote Support Agreement*).

TeamViewer es una solución de mantenimiento remoto altamente segura que utiliza canales de datos totalmente cifrados. En su última versión, incluye un cifrado basado en el intercambio de claves privadas/públicas RSA de 2048 y un cifrado de sesión AES (256 bits). Esta tecnología se basa en los mismos estándares que https/SSL y cumple con los estándares actuales de seguridad. El intercambio de claves también garantiza la plena protección de los datos de cliente a cliente. El acceso desde el exterior requiere un token de sesión que se genera al iniciar el módulo QuickSupport. Este token sólo es válido durante una única sesión; no es posible acceder al dispositivo desde el exterior sin él. No inicie el módulo de acceso remoto a menos que se lo pida un miembro del personal de MetaSystems.

Puede descargar la herramienta desde el sitio web de MetaSystems:

1. *Desplácese hasta la sección de Soporte y haga clic en la Herramienta de Soporte Online; la descarga se iniciará automáticamente.*
2. *Haga doble clic en el archivo TeamViewerQS.exe para instalarlo. Siga las instrucciones en pantalla.*

- **Asegúrese de que su(s) dispositivo(s) está(n) protegido(s) contra el malware y los virus.** Asimismo, apoyamos la instalación y el mantenimiento de software antivirus a través de su departamento de TI. También debe tomar todas las medidas necesarias para proteger el dispositivo y su red de influencias perjudiciales (por ejemplo, mediante un cortafuegos de red). Tenga en cuenta que las medidas anteriores forman parte del mantenimiento de la red in situ, y que MetaSystems no asume ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas de datos causados por una medida de protección inadecuada.

- **Actualizaciones de software Corrección de errores de software - A pesar de nuestro exhaustivo régimen de pruebas, algunos errores de software pueden pasar desapercibidos hasta después del lanzamiento inicial de una versión de software.** Nos comprometemos a corregir los errores de software conocidos. Para ello, publicaremos actualizaciones menores del software, indicadas por la tercera parte del número de versión (por ejemplo, 6.3.0 -> 6.3.1).

Los problemas importantes que comprometan el correcto funcionamiento de Ikaros deben ser comunicados al Organismo Notificado y a las Autoridades competentes, junto con un plan de acciones correctivas. En este caso, se le informará

- **Preste atención a las actualizaciones periódicas de los controladores y el software relevantes para la seguridad** - Le recomendamos encarecidamente que actualice los ordenadores con regularidad y que mantenga los controladores y el sistema operativo

(SO) al día. Si tenemos conocimiento de algún parche del sistema operativo que pueda comprometer el funcionamiento previsto de nuestro software, le informaremos y le recomendaremos medidas correctivas.

■ **Planes de servicio y mantenimiento** - Ikaros 6.3 no requiere mantenimiento a intervalos fijos.

MetaSystems y sus socios de distribución ofrecen planes de servicio y mantenimiento, que incluyen la instalación de pequeñas actualizaciones de software y/o el mantenimiento preventivo de los componentes de hardware estándar soportados (cámaras, microscopios, etc.). Por favor, infórmese.

8. Solución de problemas

Problema	Causa potencial	Acción
<i>Componentes de hardware estándar asociados</i>		
El ordenador no funciona.	Energía interrumpida. El sistema no está encendido.	Compruebe que todos los cables de alimentación están conectados correctamente y que todos los componentes del sistema están encendidos.
El ordenador funciona, pero la aplicación MetaSystems lanza mensajes de error.	Los controladores de los componentes de hardware estándar conectados no están instalados (correctamente).	Abra el Administrador de dispositivos, compruebe los problemas indicados (signos de interrogación/exclamación amarillos).
	El(los) disco(s) duro(s) del ordenador local o de los recursos de la red están casi llenos.	Abra Mi PC, abra las Propiedades de los discos duros y compruebe el espacio libre disponible en el disco (>10% del espacio total del disco) y cualquier problema que se indique.
	Los recursos de red compartidos no están disponibles.	Abra el Centro de redes y recursos compartidos en la barra de tareas y compruebe los problemas indicados.
El monitor no muestra ninguna imagen.	El monitor está apagado. El cable que conecta el monitor al PC no está conectado correctamente.	Compruebe que los cables de alimentación y del monitor están correctamente enchufados y que el monitor está encendido.
	El monitor está dañado.	Compruebe si el monitor está dañado.
	La configuración del monitor ha sido alterada.	Compruebe la configuración correcta del panel de control y de la pantalla
No se muestra ninguna imagen en vivo cuando se selecciona "Captura".	Iluminación del microscopio apagada. El camino de la luz hacia la cámara está cerrado.	Compruebe si el microscopio está apagado.
		Compruebe que la lámpara del microscopio requerida está encendida y que el camino de la luz hacia la cámara está abierto.
		Para las aplicaciones de fluorescencia, verifique que el filtro correcto esté colocado en la trayectoria de la luz.
La cámara se "pierde": la cámara ha estado funcionando correctamente, pero de repente deja de ser reconocida	El esquema de ahorro de energía envía al puerto USB al modo de "ahorro de energía".	Vaya al Administrador de dispositivos de Windows y desactive todas las opciones de ahorro de energía para las conexiones USB (requiere derechos de administrador).

Problema	Causa potencial	Acción
Se muestra la imagen de la cámara en vivo, pero parece que hay "suciedad" en la trayectoria de la luz	Las partículas de polvo pueden depositarse en diferentes superficies del microscopio o de la cámara.	Limpie las superficies de cristal fácilmente accesibles según las indicaciones del fabricante del microscopio. Mientras el software está en el modo de imagen en vivo: Cambio entre objetivos: ¿el polvo es inmóvil (independientemente de los diferentes aumentos)? Si es así, esto excluiría los objetivos. Para comprobar si las partículas de polvo están en la cámara, haga lo siguiente: (i) desenfoque ligeramente, (ii) mueva la diapositiva con cuidado. ¿El polvo está inmóvil? Si es así, esto indicaría que el polvo está dentro de la cámara. En este caso, póngase en contacto con MetaSystems para la limpieza de la cámara.
La imagen en vivo con iluminación de campo claro carece de resolución y contraste	El microscopio no está correctamente ajustado	Consulte el manual del microscopio para obtener instrucciones sobre la iluminación <i>Koehler</i> . Compruebe si todos los componentes ópticos están correctamente montados y fijados.
Software		
El software no puede conectarse a NeonServer	El ordenador que ejecuta NeonServer no está encendido y/o no está conectado a la red. NeonServer no está correctamente instalado 'como servicio'. El servicio NeonServer no se ha iniciado.	Inicie el ordenador que ejecuta NeonServer con la cuenta de usuario correcta. Compruebe si NeonServer aparece como "Servicio" en Windows. Si no es así, vuelva a instalar NeonServer (requiere derechos de administrador). Inicie el servicio NeonServer.
El software se inicia, pero las carpetas de datos no son accesibles	El ordenador que alberga los datos no está encendido y/o no está conectado a la red.	Pida a su departamento de TI que compruebe si este ordenador está correctamente conectado al dominio de la red y si las carpetas se comparten correctamente.

Problema	Causa potencial	Acción
	Su cuenta de usuario de Windows no tiene acceso de lectura/escritura a los respectivos recursos de red.	Pida a su departamento de TI que actualice sus derechos de usuario en la red como corresponde.
El software indicaba problemas		Abra el Diagnóstico (pulse [F10]) y compruebe los detalles de los Problemas.
		Comprueba las licencias disponibles en el dongle.
Software aparentemente	Error de software.	Cree un Informe de Excepción (XReport) y envíelo a MetaSystems (transferencia automática, si está configurada).
	Configuración incorrecta.	Abra el Diagnóstico (pulse [F10]) y compruebe los detalles de los Problemas. Reinicia Ikaros. Reinicia el ordenador. Vuelva a ejecutar el paquete de instalación de Neon. Compruebe los ajustes del programa.
Parece que faltan casos en la lista de casos	Se ha filtrado la lista de casos.	Compruebe si las condiciones de filtrado están activas para la lista de casos.
	Los datos no están totalmente indexados.	Actualizar la lista de casos. Compruebe la carpeta de datos físicos para ver si hay una subcarpeta de casos. Reindexar los datos.
Parece que faltan escaneos/celdas en un caso	El caso ha sido filtrado.	Compruebe si las condiciones de filtrado están activas para las celdas.
	Los datos no están totalmente indexados.	Caso de reindexación.



Si su problema no aparece aquí, consulte los manuales y el archivo de ayuda correspondiente antes de ponerse en contacto con su distribuidor local de MetaSystems.